


DISPENSADOR DE PARAFINA NAHITA

Ref. ZFP013

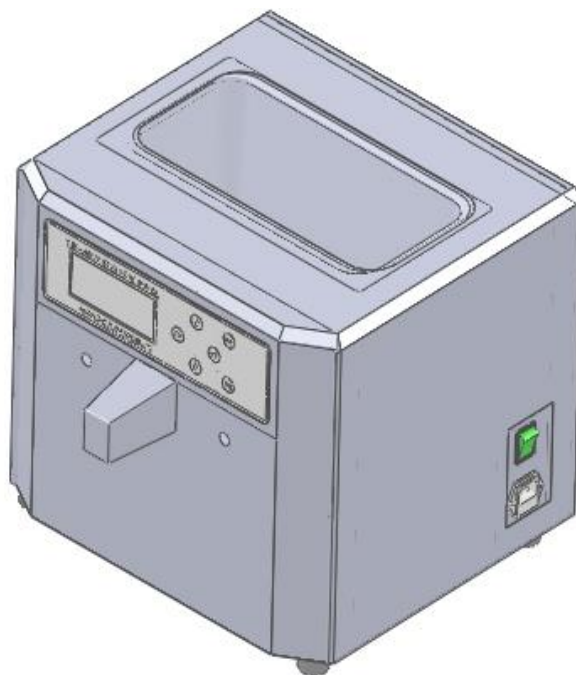

Manual de Uso

Por favor, lea este manual antes de usar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

Contenido

1. Aplicaciones/seguridad
2. Parámetros técnicos
3. Instalación
4. Operación

Aplicaciones/seguridad

Este equipo se emplea para fundir y dispensar parafina.

Antes de calentar, preste atención a la temperatura preestablecida, la cual debe estar dentro del rango de fusión de la parafina (60-80°C).

No presione el interruptor de drenaje de parafina hasta que la parafina esté fundida. De esta manera se evita dañar el grifo.

Durante el calentamiento no abra la tapa del baño.

Evite la entrada de impurezas en el baño que puedan obstruir el grifo.

Parámetros técnicos

1. Voltaje nominal: 220VAC, 50Hz
2. Rango de temperatura de calentamiento: Temperatura ambiente - 99°C
3. Tiempo máximo programable: 24 horas
4. Dimensiones de la cuba: 300 mm × 155 mm x 150 mm
5. Capacidad de la cuba: 5 L

Instalación

Inspección inicial

- Desembale el dispensador de parafina, retire el plástico que la envuelve y quite la protección de poliespán en que viene encajada.
- Sin conectar el equipo a la red eléctrica, asegúrese de que no presenta ningún daño debido al transporte. De ser así, comuníquelo inmediatamente a su distribuidor a fin de poder hacer las reclamaciones pertinentes en el plazo establecido por el servicio de transporte.

Instalación

- Coloque el dispensador sobre una mesa horizontal y estable, dejando a su alrededor el espacio de trabajo necesario.
- Cumpla todas las medidas requeridas por la normativa vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo (dispositivos de seguridad eléctrica, productos inflamables, tóxicos y/o patológicos, etc.).
- No coloque el equipo en zonas próximas a fuentes de calor, material magnético o lo exponga directamente a la luz del sol.
- Está prohibida la presencia de productos inflamables (gases y líquidos) en el lugar de trabajo.
- Inserte el cable de alimentación a la toma de corriente 220V 50Hz provista de toma de tierra y por el otro extremo al conector del dispensador de parafina.
- Cuando no vaya a usar el equipo durante largos períodos de tiempo asegúrese de que está desconectado de la red.

Operación

- Encienda el equipo accionando el interruptor “ON-OFF”.
- Pulse la tecla OK. Aparecerá la pantalla del menú con las opciones TIME (TIEMPO), START (INICIO), TEMPER (TEMPERATURA) y AUTOMATIC (FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO). Puede seleccionar una de ellas mediante las teclas de flechas y posteriormente pulsando OK.
- Pulsando la tecla RESET podrá volver a la pantalla del menú.
- El dispensador de parafina tiene dos formas de funcionamiento: normal y automático.
- Funcionamiento normal: Seleccione TEMPER. Pulse la tecla →. Ajuste el valor de la temperatura de calentamiento pulsando ↑ o ↓. A continuación pulse OK. Fije las temperaturas del baño y del grifo.
- Seleccione START para comenzar el calentamiento del baño. En la pantalla aparecerán la temperatura fijada (Setup) y la temperatura del baño.
- Para finalizar el calentamiento del baño pulse RESET. Apague el equipo accionando el interruptor “ON-OFF”.
- Funcionamiento automático: Seleccione TIME. Esta pantalla muestra SYS TIME (HORA DEL SISTEMA), START TIME (HORA DE INICIO) y EXIT TIME (HORA DE TERMINACIÓN).
- Pulse → para ajustar la HORA DEL SISTEMA. Pulse ↑ o ↓ para ajustar las horas. Pulse →. Pulse ↑ o ↓ para ajustar los minutos. Pulse OK.
- Seleccione TIME nuevamente. Ajuste la HORA DE INICIO y la HORA DE TERMINACIÓN. Pulse OK.

- Seleccione AUTOMATIC. En la pantalla aparece WAITING (EN ESPERA), la hora del sistema y la hora de inicio del calentamiento.
- Al llegar la hora de inicio en la pantalla se muestra la temperatura fijada (Setup) y la temperatura de la parafina en la cuba.
- Al llegar la hora de terminación en la pantalla aparece nuevamente WAITING (EN ESPERA), la hora del sistema y la hora de inicio del calentamiento.
- Si no va a usar nuevamente el equipo apáguelo accionando el interruptor "ON-OFF".