

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
GRADILLAS DE POLIPROPILENO**

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
FOR POLYPROPYLENE RACKS**

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DES GRADILLES EN POLYPROPYLÈNE**

Ref. - Code - Réf. BJB001-BJB020



Este manual es parte integrante del aparato y debe estar a disposición de todos los usuarios. Le recomendamos que lea atentamente este manual y siga todos los procedimientos de funcionamiento, para obtener el mejor rendimiento y una mayor vida útil del aparato.

This manual should be available for all users of these equipments. To get the best results and a higher duration of this equipment it is advisable to read carefully this manual and follow the processes of use.

Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil, c'est pourquoi il doit être disponible pour tous les utilisateurs. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes les procédures d'utilisation, afin d'obtenir les meilleures prestations et une plus grande durée de vie de l'appareil.

INDEX DES LANGUES

Espagnol	2
Anglais	3
Français	4

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient aux applications en milieu aqueux sans perte de stabilité
- Résistant aux processus de stérilisation en autoclave
- Conception modulaire permettant l'empilement sécurisé de plusieurs gradilles
- Système d'assemblage rapide par encliquetage, sans outils
- Numérotation et disposition facilitant l'identification des échantillons
- Zones spécifiques prévues pour le placement d'étiquettes ou de codes d'identification

PROCÉDURE DE MONTAGE

1. Placer la base sur une surface plane avec le mot « BOTTOM » orienté vers le bas.
2. Relever une plaque d'extrémité et insérer ses languettes inférieures dans les fentes de la base. Vérifier que les numéros gravés sur le niveau inférieur soient orientés vers le haut.
3. Positionner le niveau inférieur avec les numéros vers le haut et insérer ses languettes dans les fentes de la base et de la plaque d'extrémité.
4. Relever la deuxième plaque d'extrémité et insérer ses languettes dans les fentes de la base et du niveau inférieur.
5. Insérer le niveau supérieur dans les fentes supérieures des plaques d'extrémité.
6. Relever les supports latéraux et insérer leurs languettes dans les fentes de la base, du niveau inférieur et du niveau supérieur.

